

WARNING

SUMICHIRAL OA-5000, OA-5000L, OA-6000, OA-6000R, OA-6100, OA-6100R

★ **This product has different precautions from normal HPLC columns !**


本製品には、通常の HPLC カラムとは異なる注意事項があります。

★ **Mobile phase containing organic solvent above the specified concentration cause deterioration of the column immediately.**

規定濃度以上の有機溶媒を含む移動相を使用すると、カラムは即座に劣化します。

★ **Before installing the column, replace solvents in HPLC lines (thick line in the figure below) with the mobile phase completely.**

カラムを取り付ける前に、HPLC ライン（下図太線部）を完全に移動相と置換してください。

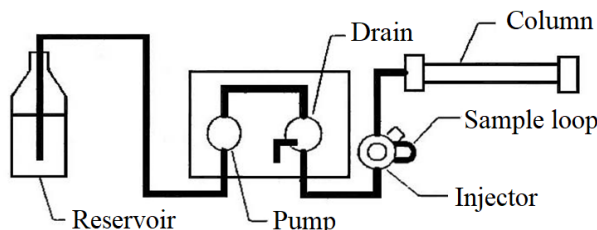

★ **Mix the mobile phase in advance and flow with a single pump. Never mix solvents in a HPLC instrument.**

移動相はあらかじめ混合し、シングルポンプで送液してください。

HPLC 装置内での溶媒の混合は絶対行わないでください。

Further notices should be referred to the instruction manual attached to the column.

必ず添付の取扱説明書をお読み下さい。

SCAS Sumika Chemical
Analysis Service

Sumika Chemical Analysis Service, Ltd.

Chromatography Column Section, Osaka Laboratory
3-1-135 Kasugade-naka, Konohana-ku,
Osaka, 554-0022, Japan FAX +81-6-6466-5255